


บริการปิเปตจากผู้เชี่ยวชาญ

ยืดอายุการใช้งานและคงความแม่นยำ



ต้นทุนระยะยาวลดลง

ด้วยการบำรุงรักษาปิเปตในเชิงรุก คุณสามารถลดโอกาสที่ปิเปตจะขัดข้องได้อย่างมาก และป้องกันการซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนไว้และมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเวลาผ่านไป

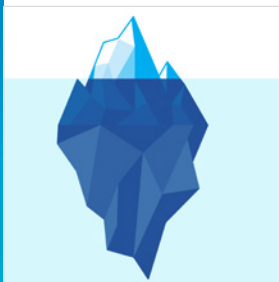


ยืดอายุการใช้งาน

ซิล โอริง แกน และลูกสูบ เป็นสาเหตุของปิเปตขัดข้องถึง 97% การนำแผนการบำรุงรักษาตามปกติมาใช้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของปิเปตและช่วยตรวจจับปัญหาเหล่านี้ได้ก่อนที่ปิเปตจะขัดข้อง



การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

Rainin นำเสนอแผนบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎข้อบังคับล่าสุด รวมถึงการอัปเดตล่าสุดของ ISO 8655 ใบรับรองของเราจะบันทึกการตรวจวัดทั้งหมด และแผนการรับรองของเราจะให้ความไม่แน่นอนในการตรวจวัดสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

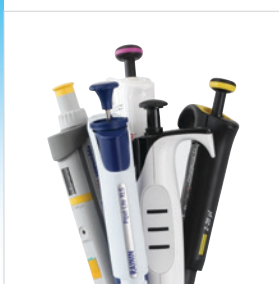

ให้บริการครอบคลุมทุกแบรนด์

บริการของเราให้บริการสำหรับปิเปตและเครื่องดูดจ่ายสารละลายทุกแบรนด์ เราใช้เฉพาะชิ้นส่วน OEM ในระหว่างการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับปิเปตกลับคืนมาในประสิทธิภาพเหมือนใหม่



บริการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ

ประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสุด

โซลูชันการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสอบเทียบของ Rainin ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ รับรองผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและโปรโตคอลที่เข้มงวดของเรา คุณจึงสามารถรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณได้อย่างมั่นใจ

บริการที่คุณวางใจได้

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

มีการตรวจสอบ PM เพิ่มรูปแบบกับเครื่องมือทุกชิ้น เมื่อมาถึงศูนย์บริการของเรา (กรณีส่งทางไปรษณีย์) หรือในระหว่างการบริการในพื้นที่ของคุณที่ LAB PM เพิ่มรูปแบบประกอบด้วย:

การตรวจสอบทั่วไป	ตรวจสอบปีแบบ 12 จุด	การเปลี่ยนใหม่	เปลี่ยนซิลลูกสูบและโอริงทั้งหมด
	ตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนภายนอก		เปลี่ยนกรวยกับปากมีรอยบุบและรอยขีดข่วนที่มองเห็นได้
	ตรวจสอบการกัดกร่อนของชิ้นส่วนทั้งหมด		เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามความจำเป็น
	ยืนยันการทำงานของปุ่มและส่วนประกอบทั้งหมดบนปีเปิดอิเล็กทรอนิกส์	การทดสอบการทำงาน	ทำการทดสอบรอยรั่ว
การทำความสะอาด	ลบฉลากการสอบเทียบหรือการเกาออกทั้งหมด	ซอฟต์แวร์	ตรวจสอบความสิ้นของลูกสูบและการหมุนของไมโครมิเตอร์
	ทำความสะอาดภายนอกของปีเปิด จัดการแบตเตอรี่ทั้งหลาย		ตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ (ปีเปิดอิเล็กทรอนิกส์)
	เปิดและทำความสะอาดด้านในของปีเปิด		อัปเดตแท็ก RFID ตามความจำเป็น

การสอบเทียบ

Rainin นำเสนอแผนบริการที่ครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

- เอกสารหลักฐานของทุกการกระทำที่ดำเนินการกับเครื่องมือของคุณ
- ใบรับรองที่สามารถสอบย้อนกลับได้
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 8655 และ ISO/IEC 17025
- ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว – ลดเวลาที่เครื่องหยุดทำงาน

แผนบริการ

	มาตรฐาน	ขั้นสูง	ได้รับการรับรอง	ได้รับการรับรอง+ ISO-7	ได้รับการรับรอง+ ISO-6
รายละเอียด	ด้วยความต้องการบริการพื้นฐาน	เมื่อประสิทธิภาพก่อนหน้ามีความสำคัญ	เอกสาร ISO 17025 ฉบับสมบูรณ์	วิธีแบบกราวเมตริกที่ดัดแปลงตาม ISO 8655-7 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน 17025	วิธีแบบกราวเมตริกที่ดัดแปลงตาม ISO 8655-6 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน 17025
อุตสาหกรรม	สถาบันการศึกษา, การวิจัยและพัฒนา, ห้องปฏิบัติการวิจัย	เภสัชกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, การวิจัยทางคลินิก	GLP/GMP, ห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การควบคุม	GLP/GWP, ห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การควบคุม	GLP/GWP, ห้องปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ตามที่พบ	ไม่มี	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 4 ครั้ง@ 10, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 4 ครั้ง@ 10, 50, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 10 ครั้ง@ 10, 50, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 10 ครั้ง@ 10, 50, 100%
ตามที่ส่งคืน	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 4 ครั้ง@ 10, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 4 ครั้ง@ 10, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 4 ครั้ง@ 10, 50, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 10 ครั้ง@ 10, 50, 100%	การชั่งน้ำหนักทดสอบ 10 ครั้ง@ 10, 50, 100%
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	มี	มี	มี	มี	มี
ใบรับรองการสอบเทียบ	ไม่มีการรับรอง	ไม่มีการรับรอง	ได้รับการรับรอง	ได้รับการรับรอง	ได้รับการรับรอง
การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ	SOP ตาม ISO 8655	SOP ตาม ISO 8655	SOP ตาม ISO 8655	ISO 8655-7:2022	ISO 8655-6:2022

ข้อมูลการสั่งซื้อ

	มาตรฐาน	ขั้นสูง	ได้รับการรับรอง	ได้รับการรับรอง+ ISO-7	ได้รับการรับรอง+ ISO-6
ช่องเดี่ยว*	17800031	17800040	17800048	30626325	30829339
8 ช่อง	17800096	17800105	17800113	30626328	30829341
12 ช่อง	17800131	17800140	17800148	30626331	30829342
MicroPro	30848615	30848616	30848617	30926677	ไม่มี
Liquidator 96	17800153	17800154	30415512	17800183	ไม่มี
BenchSmart	30451098	30451099	30451100	17800410	ไม่มี

* ปีเปิดช่องเดี่ยวประกอบด้วยปีเปิดแบบแทนที่อากาศและปริมาตรเข้าแทนที่แน่นอน เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบขวดกดปุ่ม ไซริง และปั๊มเรต